



UTILISATION D'UNE BURETTE GRADUÉE

① Rincer la burette avec la solution titrante.

② Fermer le robinet et remplir la burette avec la solution titrante.


③ Ajuster le zéro en vérifiant qu'il n'existe pas de bulles d'air sous le robinet.

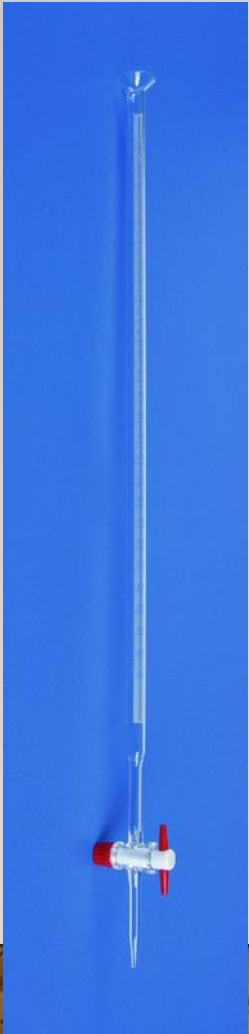

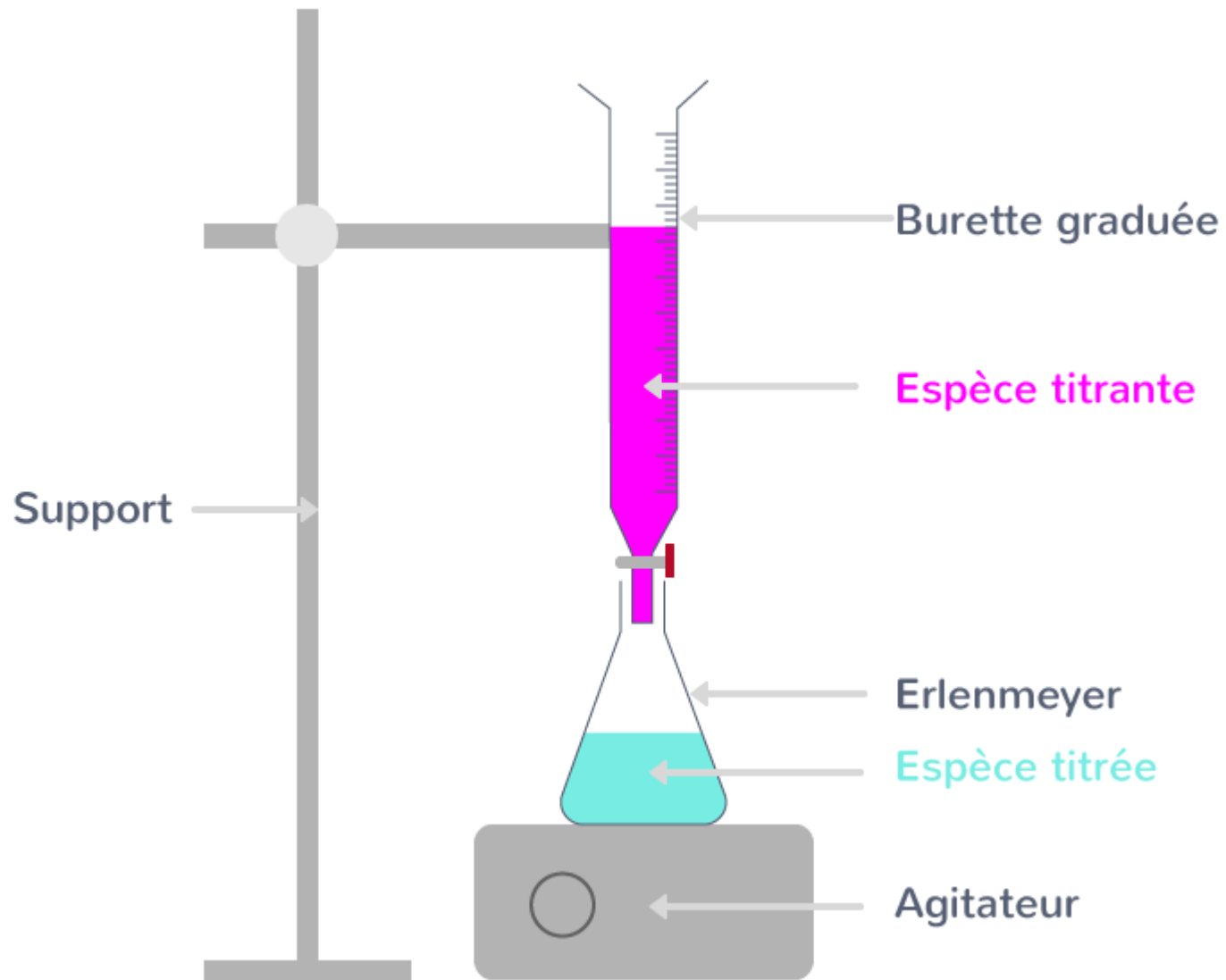


UTILISATION D'UNE PIPETTE JAUGÉE


① Vérifier s'il s'agit d'une pipette un trait ou deux traits.

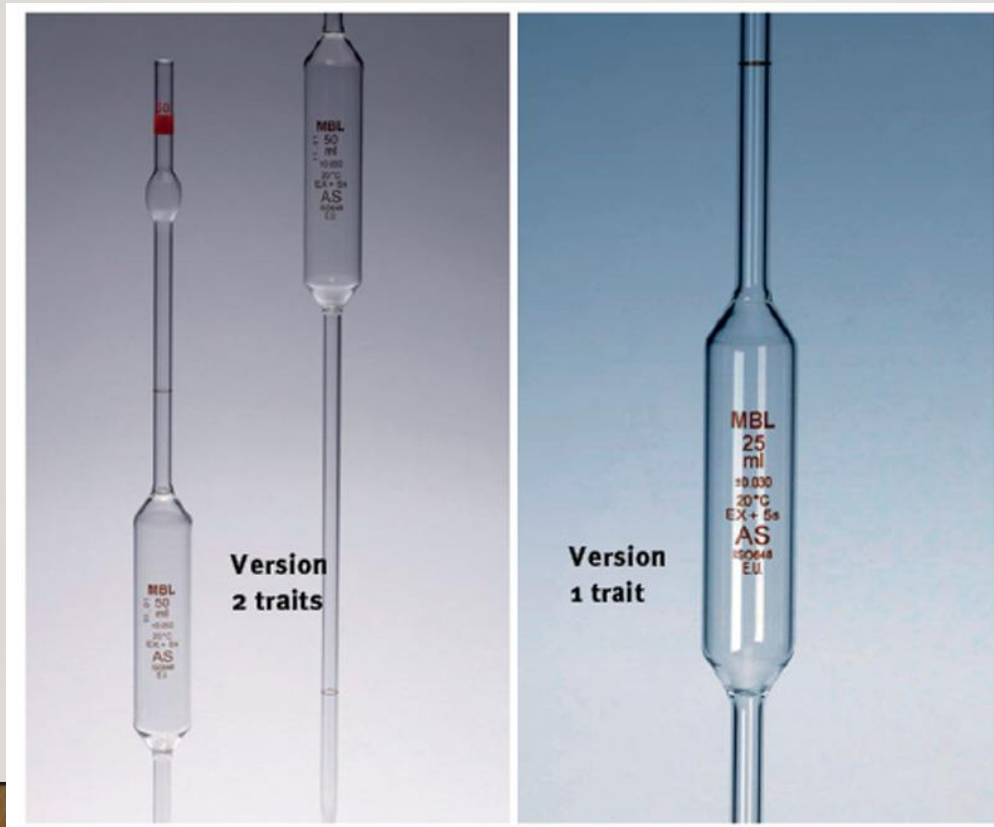

② Deux système de pipetage possible.

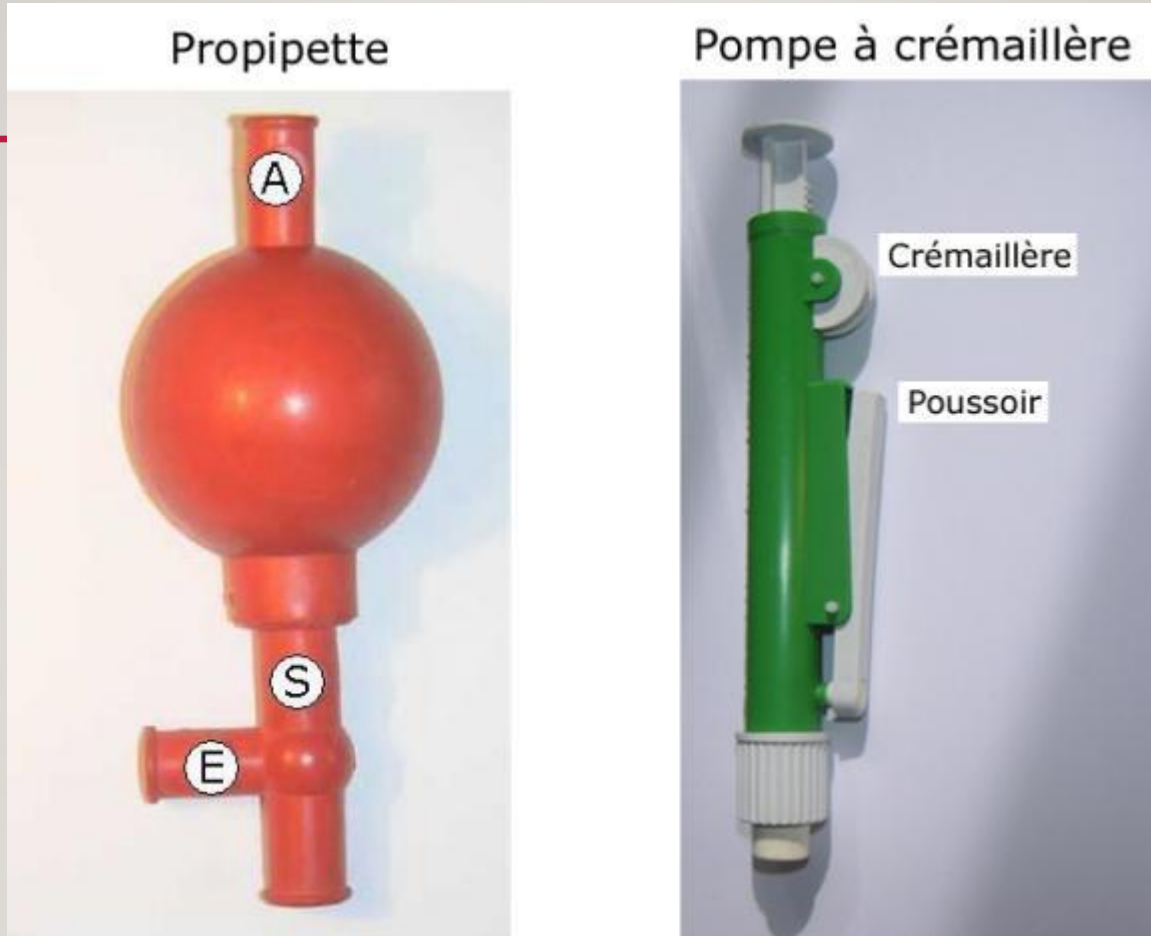

③ Remplir le bécher avec la quantité nécessaire au prélèvement en inclinant celui-ci à 45° .

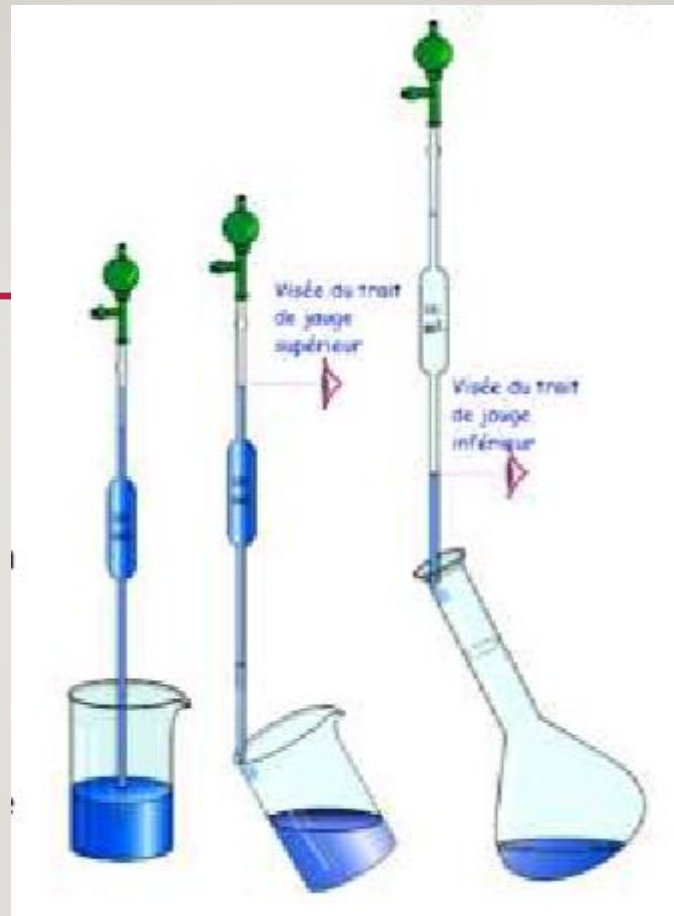

④ L'introduire dans l'erlenmeyer, qui est incliné durant la manipulation. S'arrêter au 2ème trait s'il y a lieu. .